



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

SẢN PHẨM WASHING BUFFER

Cat. No: 149 (Chai 100ML); 150 (chai 500 mL)

1. Thông tin sản phẩm

Washing Buffer là dung dịch dùng để rửa tế bào có bổ sung glucose làm tăng cường khả năng sống sót của tế bào: sử dụng 2 hệ đệm pH là phosphate và HEPES. Dung dịch này được sản xuất từ các nguyên liệu đạt tiêu chuẩn USP, theo hướng dẫn GMP-WHO.

Dung dịch chứa nội độc tố ≤ 1.0 EU/mL, không chứa Mycoplasma, đạt chỉ tiêu vô trùng (0 CFU), pH 6.5 – 7.5, áp suất thẩm thấu 286 - 356 (mOsm/kg).

Dung dịch không chứa protein có nguồn gốc từ động vật.

2. Hướng dẫn sử dụng:

1. Loại bỏ môi trường nuôi cấy khỏi bình nuôi cấy.
2. Nhẹ nhàng rửa sạch tế bào bằng cách bổ sung một lượng Washing Buffer theo tỷ lệ (0.4 – 0.7 mL /cm²). Sau đó loại bỏ Washing buffer.
3. Bổ sung môi trường nuôi phù hợp hoặc Deattachment để tách tế bào phục vụ cho các mục đích khác nhau.

3. Nồng độ

Washing Buffer được pha ở nồng độ 1X. Sử dụng ngay không cần pha loãng.

4. Lưu trữ và bảo quản

5. Hạn sử dụng

Hạn sử dụng: 12 tháng

Bảo quản ở nhiệt độ phòng.

6. Cảnh báo và thận trọng

Không sử dụng sản phẩm nếu thấy chai bị nứt, có dấu hiệu rò rỉ, môi trường bị

VIỆN TẾ BÀO GỐC

Địa chỉ: Tòa nhà B2-3, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM



028 3636 1206



sales@sci.edu.vn



biomedmart.org



vấn đục hoặc đổi màu (so với màu ban đầu).